

Общество с Ограниченной Ответственностью «ПОЛИПАК»




Штатив многоразовый лабораторный полимерный ST.13.40 «ПОЛИПАК» для пробирок

Штатив ST.13.40 предназначен для поддержания в вертикальном положении пробирок.

Штатив ST.13.40 вмещает в себя до 40 пробирок включительно, что будет оптимальным решением для разных объемов работ.

Для штатива вполне подойдут пробирки высотой (80 ± 10) мм и диаметром (13 ± 3) мм.

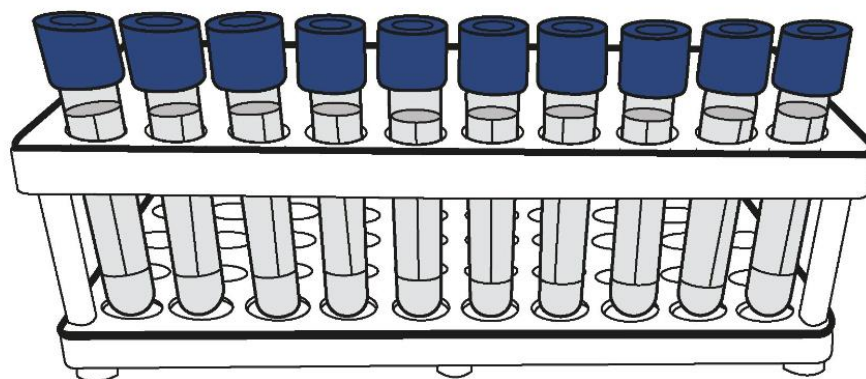

Штатив поставляется в потребительской упаковке. Транспортная упаковка содержит 10 потребительских упаковок, инструкцию по применению и инструкцию по сборке. Паспорт качества на серию поставляется отдельно, при необходимости возможно получение в электронном виде по запросу. *Вместе с штативом предоставляется инструкция по сборке, в которой подробно указаны шаги.*


Штатив ST.13.40 представляет собой сборную конструкцию прямоугольной формы с упорядоченной матрицей круглых гнезд, каждое из которых обеспечивает возможность размещения пробирок в штативе в вертикальном положении. На дне каждого гнезда штатива выполнены специальные выемки, обеспечивающие точную и надежную фиксацию дна пробирок, предотвращая их смещение и опрокидывание. Конструкция обладает достаточной устойчивостью к опрокидыванию и исключает касание пробирок друг друга при установке, предотвращая перекрестную контаминацию и механические повреждения.

Штатив ST.13.40 совместим с установкой в термостаты для инкубации проб. Материал штатива обеспечивает сохранение стабильности и геометрии при длительном нахождении в условиях повышенной температуры (в пределах установленного температурного режима эксплуатации).

Штатив ST.13.40 поставляется в нестерильном виде и не подлежит стерилизации перед использованием.

Штатив ST.13.40 предназначен для многоразового использования, его применение не требует использования дополнительных приспособлений и средств, штатив изготавливается в готовом к применению виде.

Штатив ST.13.40 достаточно прост в использовании, наполненные водой пробирки помещают в гнезда штатива, как указано на схеме ниже.

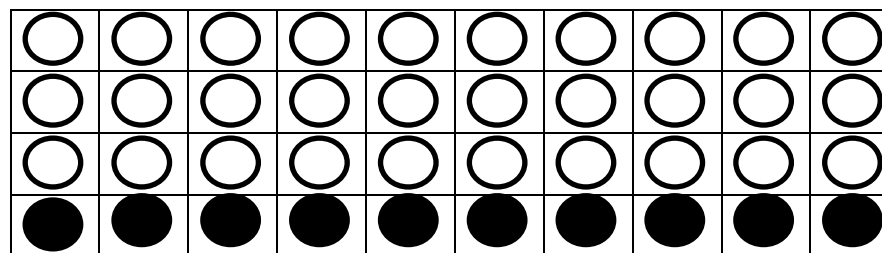




Принцип действия штатива основан на обеспечении стабильного и безопасного позиционирования пробирок на всех этапах лабораторного анализа за счет следующих конструктивных решений:

- Создание стабильной опорной платформы. Штатив, благодаря своей конструкции и наличию ножек/основания, обеспечивает устойчивость на рабочей поверхности, предотвращая опрокидывание и случайное пролитие биологического материала.
- Фиксация пробирок в вертикальном положении. Каждая пробирка помещается в индивидуальное гнездо. Специальные выемки на дне каждого гнезда обеспечивают точную центровку и надежную фиксацию дна пробирок, предотвращая их смещение, снижая вибрацию и риск контакта друг с другом.

- Организация хранения и идентификации проб. Штатив служит средством для систематизации и группировки проб. Упорядоченное расположение гнезд позволяет отслеживать, маркировать и идентифицировать образцы, что особенно важно при работе с большими партиями.
- Обеспечение удобства и безопасности. Конструкция штатива позволяет безопасно переносить несколько пробирок одновременно одной рукой. При работе в боксе биологической безопасности пробирки остаются зафиксированными, что позволяет пользователю последовательно вскрывать крышки и производить манипуляции (например, пипетирование, переливание), минимизируя риск контакта с образцом.

Геометрические размеры штатива ST.13.40:

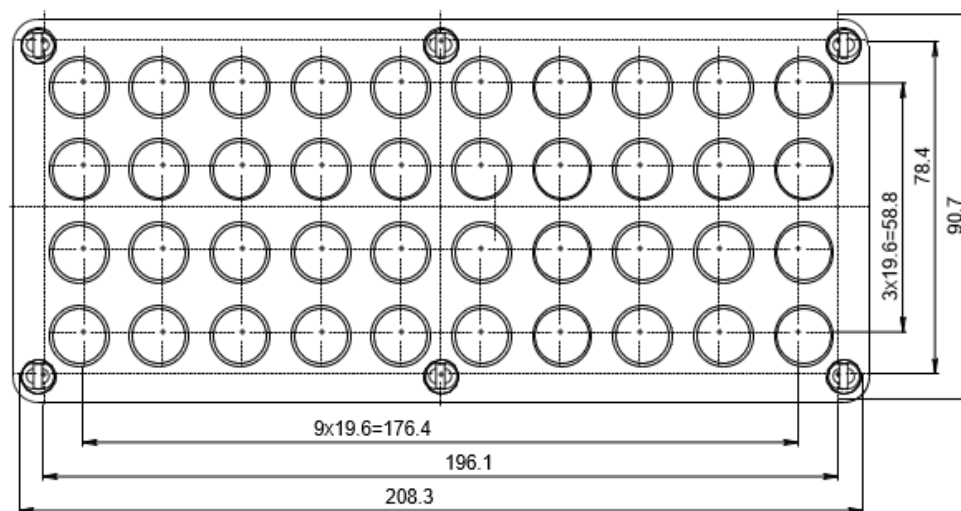

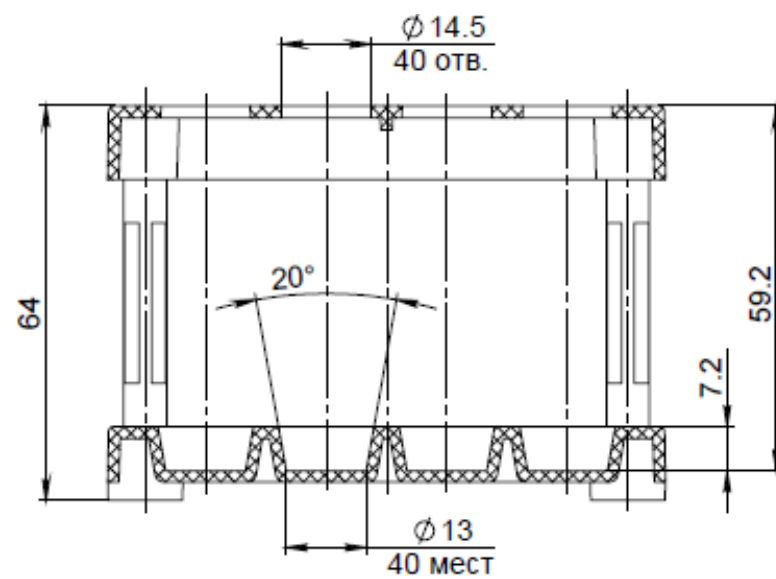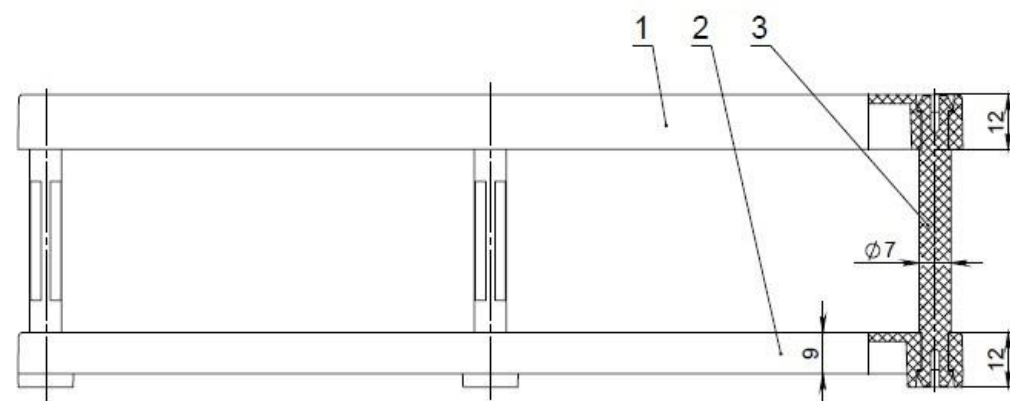

Обращаем внимание, что штатив ST.13.40 до применения нужно обработать рекомендуемыми дезинфицирующими средствами (средства на основе ЧАС (четвертичные аммониевые соединения), полигексаметиленгуанидина гидрохлорида (ПГМГ-Х), хлоргесидина, 3% раствор перекиси водорода, а также средства на основе перуксусной кислоты и спиртов в рабочих концентрациях) в течение времени, указанного в инструкции к дезсредству, на поверхности штатива не должно быть признаков коробления, растрескивания, изменения цвета или нарушения целостности материала.

В случае необходимости применения Изделия после транспортировки в диапазоне температуры, отличающейся от диапазона хранения, необходимо переместить Изделие в нормальные климатические условия и выдержать не менее 2-х часов для дальнейшей корректной эксплуатации.

Изделия в упаковке завода изготовителя должны храниться в закрытых складских помещениях на стеллажах при температуре от 0°C до 30°C и относительной влажности воздуха не более 80%.

Транспортировать изделие при температуре от 0 °C до 30°C и относительной влажности воздуха не более 80 %. Допускается транспортировка изделия от минус 30 °C до плюс 50°C не более 10 суток.

Изделие транспортируют в закрытых транспортных средствах всеми видами транспорта, обеспечивающего регламентированный режим транспортирования, по правилам перевозки грузов, действующим на соответствующем виде транспорта.

При транспортировании, осуществлении погрузки и выгрузки Изделия должны быть приняты меры, предохраняющие тару от механических повреждений, воздействия атмосферных осадков.

Изделия, транспортируемые и хранившиеся с нарушением регламентированного режима, применению не подлежат.

Настоятельно рекомендуем не использовать Изделие, если повреждена его потребительская упаковка и/или истек срок годности.

Использованные Изделия утилизировать согласно санитарно–эпидемиологическим требованиям к обращению с медицинскими отходами в соответствии с СанПиН 2.1.3684, как медицинские отходы класса Б (эпидемиологически опасные отходы).

Изделия, пришедшие в непригодность, в том числе в связи с истечением срока годности, утилизировать согласно санитарно–эпидемиологическим требованиям к обращению с медицинскими отходами в соответствии с СанПиН 2.1.3684, как медицинские отходы класса А (эпидемиологически безопасные отходы, по составу приближенные к ТБО).

Уничтожение изделий осуществляется организациями, имеющими соответствующую лицензию, на специально оборудованных площадках, полигонах и в помещениях в соответствии с требованиями, предусмотренными существующими Федеральным законам, и с соблюдением обязательных требований по охране окружающей среды.

Гарантийный срок годности Изделия составляет 5 лет.

Производитель гарантирует соответствие качества поставляемой продукции установленным в технической и эксплуатационной документации требованиям к медицинскому изделию и устранение дефектов, выявляемых в этот период, или замену дефектной продукции по результатам внутреннего расследования отклонений и при условии полного соблюдения заказчиком или потребителем установленных требований к эксплуатации медицинского изделия, включая использование, хранение и транспортирование.

Рекламации в установленном порядке направлять предприятию-изготовителю:

Общество с ограниченной ответственностью «ПОЛИПАК» (ООО «ПОЛИПАК»).

Адрес: 141983, Россия, Московская область, г.о. Дубна, г. Дубна, ул. Тверская, д. 26А

Телефон: +7 (495) 777 01 72

e-mail: order@polipak.ru